

Título Shark ID**Investiador:****Fecha:**

	1st Denature	Denature	Anneal	Extension	# ciclos	maquina
Temperatura °C	95	94	63	70	35	
Tiempo	5:00	0:30	1:00	1:30		

Tube	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Species										
ID #										

	Concentration	vol/rxn	# of rxn	total vol.
H ₂ O desionizada		2.75	10	27.5µL
Hotstar Master Mix	2x	5		50
CoralLoad Loading Buffer	10X	1		10
mezcla de cebadores	10µM cada cebador	0.25		2.5
ADN		1.0		

Alicuota 9µL en cada tubo

Tipo de gel y porcentaje	Agarosa - 2%
Volumen de producto de PCR	5µL
Voltaje	120V
Tiempo	30 minutos

Comments: